




<b>INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE APOYO</b>		  
<b>ITA-63-04-01</b>	<b>PLAN DE CONTINGENCIA - SEROTECA</b>	
<b>Rev. 00</b>	<b>Página 1 de 2</b>	

**Contenido:**

- Plan de contingencia - seroteca.

**Desarrollo del Instructivo de trabajo de apoyo:**





**Plan de contingencia:**

- Se confeccionará diariamente una Planilla de registro de temperatura que indicará fecha y hora de registro, temperatura, nombre y apellido del personal responsable quien consignará su firma. En el caso de observaciones sobre el normal funcionamiento de los freezers, se procederá a su registración en el campo "observaciones" y se llevará a cabo el plan de contingencia previsto en el presente Instructivo. Ver planilla registro temperatura FPrA-63-04-01.

Ante el mal funcionamiento de los freezer que se encuentran en la Seroteca de CUCAIBA.

- Freezer de -80°C (crio preservación de sueros de donantes de todo el país por 15 años), si deja de funcionar o se detecta un mal funcionamiento, en el momento de constatar dicha anomalía, la misma se registrará en las planillas de control de temperatura, que se adjuntan al presente instructivo y se procederá al traslado de los racks con los sueros, parte al freezer de -80°C que tenemos para back up en Seroteca, y la parte restante al freezer de -80°C que se encuentra disponible en el Laboratorio de Inmunología e Histocompatibilidad que se encuentra en el Hospital San Martin de La Plata. El traslado se deberá hacer en container de tergopol grande (guardadas en Seroteca) con cadena de frio y en un lapso no mayor de dos horas. Bajo la supervisión del personal a cargo del sector.

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
 <b>RSGC</b> Cr. Alejandro RUIZ R.S.C.C CUCAIBA	 <b>COMITÉ DE GESTION DE</b> <b>SCALIDAD</b> Dra. SCALIDAD BER PFUND Directora de Coordinación de Areas de Apoyo	 <b>PRESIDENTE</b> Dr. ADRIANA TARDITTI Presidente CUCAIBA
Fecha: 23/10/2015	Fecha: 27/10/2015	Ministerio de Salud Pcia. de Bs. As. Fecha: 27/10/2015
Colaboró: Myrtha Ball Lima		
<b>ORIGINAL</b>		

<b>INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE APOYO</b>		   
<b>ITA-63-04-01</b>	<b>PLAN DE CONTINGENCIA - SEROTECA</b>	
<b>Rev. 00</b>	<b>Página 2 de 2</b>	

- Freezer de -20°C (crio preservado sueros de receptores renales) si deja de funcionar o se detecta un mal funcionamiento, en el momento de constatar dicha anomalía, la misma se registrará en las planillas de control de temperatura, que se adjuntan al presente instructivo y se procederá al traslado de los racks en el mismo orden al freezer que se encuentra en la Seroteca como resguardo. A cargo del personal de Seroteca.